

# accu-jet<sup>®</sup> pro

电动移液管助吸器



高效：可以在 10 秒钟以内完成一个 50 毫升移液器填充。

细腻：精确控制滴液速度。

持久：持续滴液可高达8小时，无需重新添加



**BRAND. For lab. For life.**

# accu-jet® pro

小而精 — accu-jet® pro 兑现自己的承诺：

- 长系列轻松移液：
  - 握持方便
  - 轻巧190 g
  - 完美的重量分布
- 发动机和泵静音工作。
- 在最大发动机转速下，可以在不到 10 秒的时间内填满一个 50 毫升的移液器，用于快速完成工作！
- 您可以通过滴管头精细、无极调节移液速度。

## 轻松 — 一切尽在掌握！

移液操作从未如此舒适



### 排液

选择重力排液 (适用于 "TD" 校准移的液管) 或马达吹出排液。

### 充电提示

闪烁的 LED 充电提示灯提醒您电池电量低。无需担心 — 您能够在电量耗尽前再使用2个小时 — 助吸器充电时也可使用。

### 马达速度

用户可通过拨动速度调节转轮选择想要的最大马达速度。较低的速率设定可为小量程移液管提供更灵敏的操作控制。

### 电池仓盖

accu-jet® pro 提供两个电池仓盖。第二个仓盖使您能够将仪器倒置在实验台上，避免污染移液管助吸器的接头。



直接排出液体蒸汽防止侵蚀，确保更长的使用寿命。

移液管接头可紧紧抓住 量程范围 0.1 至 200 ml 的移液管并为防止过量吸入提供了双重保护。

### 滤膜滤器

一个 0.2 μm 孔径的疏水膜及助吸器内部的安全阀防止液体吸入仪器内部。

### 移液管接头

一个可更换的接头，可与 0.1 至 200 ml 量程的玻璃及塑料材质 移液管完美匹配。

### 排气孔

任何液体蒸气都通过前面的排气孔排出、远离用户。从而保护内部组件不被腐蚀。



### ■ 单手操作

所有操作都可以单手进行：选择排液模式（重力排液/马达吹出排液），可由大拇指调节马达速度；或用不同的移液控制键的按压调整最佳的吸液和排液速度。

### ■ 先进的充电功能

智能充电设计能防止镍氢电池的过度充电，有效减少电池记忆效应（由于不完全放电再充电造成的电池容量降低）。充电时间为 4 个小时。之后，充电器自动切换至脉冲长期充电模式。

### ■ 收纳方便

可将助吸器倒置于实验台上。或将其放置于壁挂架上，以节省空间。

### ■ 四种颜色

含四种颜色可选，个性化你的移液管助吸器。



# 订购信息



## accu-jet® pro

颜色 accu-jet® pro	深蓝色 货号	紫红色 货号	绿色 货号	宝蓝色 货号
<b>含AC电源适配器</b>				
适合欧洲/中国地区使用	230 V/50 Hz <b>263 00</b>	<b>263 01</b>	<b>263 02</b>	<b>263 03</b>
英国/爱尔兰地区	230 V/50 Hz <b>263 10</b>	<b>263 11</b>	<b>263 12</b>	<b>263 13</b>
美国地区	120 V/60 Hz <b>263 30</b>	<b>263 31</b>	<b>263 32</b>	<b>263 33</b>
澳大利亚地区	240 V/50 Hz <b>263 20</b>	<b>263 21</b>	<b>263 22</b>	<b>263 23</b>
日本地区	100 V/50 Hz <b>263 40</b>	<b>263 41</b>	<b>263 42</b>	<b>263 43</b>
<b>不含AC电源适配器</b>	<b>263 04</b>	-	-	-

## 提供产品

- 移液管助吸器
- 镍氢电池
- 2个电池仓盖
- 壁挂架
- AC电源适配器
- 2个备用滤膜, 0.2 µm
- 操作手册

## 特点

- 重量: 190 g
- 操作及充电温度: +10 °C 至 +35 °C
- 移液速度:  
10 秒内移取 50 ml 液体
- 适用于量程范围 0.1 至 200 ml 的玻璃  
及塑料移液管
- 可连续使用约 8 小时 (使用 10 ml 移液管),  
无需充电
- 电池:  
镍氢电池 2.4 V / 730 mAh

## 零备件

AC电源适配器	货号
适合欧洲/中国地区使用	230 V/50 Hz <b>266 01</b>
英国/爱尔兰地区	230 V/50 Hz <b>266 02</b>
美国地区	120 V/60 Hz <b>266 03</b>
澳大利亚地区	100 V/50 Hz <b>266 04</b>
日本地区	240 V/50 Hz <b>266 05</b>

滤膜滤器	包装规格	货号
0.2 µm, 灭菌 (红色标识)	1个/塑封包装	<b>265 30</b>
0.2 µm, 未灭菌	10个/PE袋	<b>265 35</b>
3 µm, 未灭菌	1个/塑封包装	<b>260 52</b>
3 µm, 未灭菌	10个/PE袋	<b>260 56</b>

接头外壳	货号
深蓝色	<b>266 52</b>
紫红色	<b>266 53</b>
绿色	<b>266 54</b>
宝蓝色	<b>266 55</b>

其他附件	货号
内置单向阀的硅胶接头	<b>265 08</b>
壁挂架, 灰色	<b>265 40</b>
雌雄贴 12 x 65 mm, 2 组	<b>265 42</b>
壁挂架支杆	<b>265 83</b>
镍氢电池	<b>266 30</b>



此标志证明本产品符合 EEC 指令要求并通过了相关指标的测试。